

# サルモネラ・赤痢菌選択分離用

## “KBM” SS寒天培地



組成	精製水1L当り
ペプトン	5.0 g
肉エキス	5.0 g
乳糖	10.0 g
胆汁酸塩	8.5 g
クエン酸ナトリウム	8.5 g
チオ硫酸ナトリウム	8.5 g
クエン酸鉄	1.0 g
ニュートラルレッド	25 mg
ブリリアントグリーン	0.33 mg
寒天	15.0 mg

pH 7.0±0.2

### *Salmonella Typhimurium* ATCC 14028

【培養条件】好気条件下、35℃、24時間培養

#### <特徴>

- ❖ “KBM” SS寒天培地は、サルモネラおよび赤痢菌のための優れた選択性を有する培地です。
- ❖ サルモネラおよび赤痢菌は乳糖を発酵しないため、無色半透明のコロニーを形成し、乳糖分解菌は赤色コロニーを形成するため鑑別が容易です。
- ❖ 硫化水素産生サルモネラは、中心部が黒色のコロニーを形成するため、赤痢菌との鑑別が容易です。
- ❖ 胆汁酸塩やクエン酸ナトリウム、ブリリアントグリーンにより、グラム陽性菌の発育を抑制します。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
41040	“KBM” SS寒天培地	10枚/袋	¥1,400	冷暗所 (2-10℃)	60日



# KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.co.jp>