

# 再生医療細胞向け細胞剥離液

## KBM Trypsin AOF

### 用途

本製品は、間葉系幹細胞やiPS細胞などの幹細胞を継代する際の剥離工程時のダメージを軽減させるようにトリプシン濃度を最適化した細胞剥離液です。


また、動物由来原料を含まないため、拒絶反応やウイルス感染などのリスクも低減しています。

### 特長


- 動物由来原料を含みません。
- 反応停止液を用いる必要はありません。
- リコンビナントのトリプシンを使用しておりますので、ロット間差はほとんどありません。




### 使用例

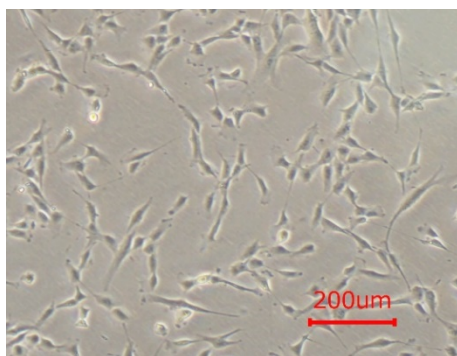


KBM Trypsin AOF 添加前

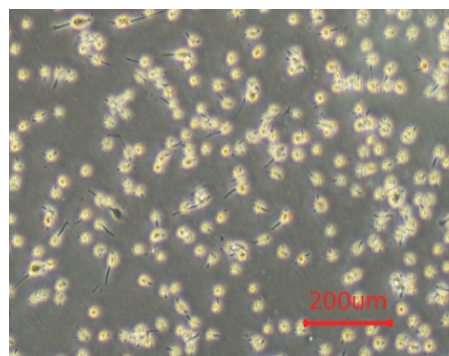

KBM Trypsin AOF 添加5分後

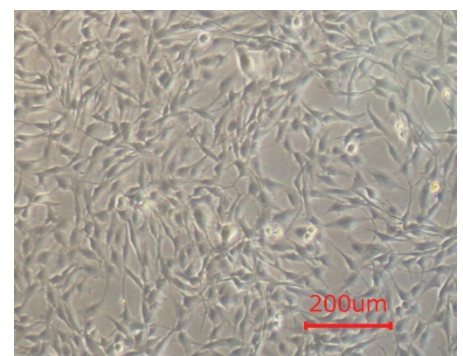

播種1日後

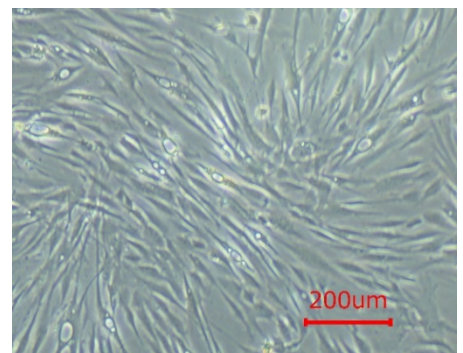

本製品で15継代後の細胞

長期の培養に用いても細胞の形態に影響しません。

#### [培養条件]

細胞： 脂肪幹細胞  
培地： KBM ADSC-4  
容器： 6well plate  
条件： 37℃・5%炭酸ガス環境下で静置培養  
分析： 播種後翌日または4日後に撮像

#### [剥離及び播種条件例]

1. 細胞をD-PBS(-)で1回洗浄。
2. KBM Trypsin AOFを500 μL添加。
3. 5分室温で静置。
4. 顕微鏡で細胞が剥がれたことを確認し、Tap操作で完全に剥離。
5. チューブに回収して、培地を10 mL加える。
6. 遠心分離し、上清を除去して再播種。

製品コード	製品名	容量	希望小売価格	有効期限	保存温度
16030310	KBM Trypsin AOF	100mL	4,000円	製造後30カ月	-20℃

\* 本製品は研究用試薬であり、ヒトまたは動物の治療用ではありません。