

# カンピロバクター選択分離用 “KBM” スキロー血液寒天培地



組成	精製水1L当り
肉ペプトン	15.0 g
肝臓消化物	2.5 g
酵母エキス	5.0 g
塩化ナトリウム	5.0 g
寒天	13.5 g
トリメトプリム	0.005 g
バンコマイシン	0.01 g
ポリミキシンB	2500 U
馬溶血血液	70.0 mL

pH 7.4±0.2

*Campylobacter jejuni* ATCC 33291

【培養条件】 微好気培養、42℃、2日間培養

## <特徴>

- ◆ “KBM” スキロー血液寒天培地は、臨床材料及び食品中に存在する *Campylobacter* 属を選択的に分離培養するための培地です。
- ◆ 新鮮臨床検体から発育した *Campylobacter* 属は拡散又は遊走コロニーを形成します。また、周囲が不規則で平坦な灰白色コロニーを形成する場合があります。
- ◆ *C. jejuni* のみの検出が目的の場合は、夾雑菌の抑制が強まる42～45℃での培養が適しています。*Campylobacter fetus* を同時に検出する場合は、35～37℃で培養します。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
42030	“KBM” スキロー血液寒天培地	10枚/袋	¥2,000	冷暗所 (2-10℃)	150日



**KOHJIN BIO**

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.jp>